




1.2  
ICP-MSの起動

標準取扱説明時間 : 0:05:00  
ビデオ概算時間 : 0:02:00

[ビデオを再生する](#)

Agilent ICP-MS MassHunter 基礎  
Rev.3.0.2 – February 2021  
11

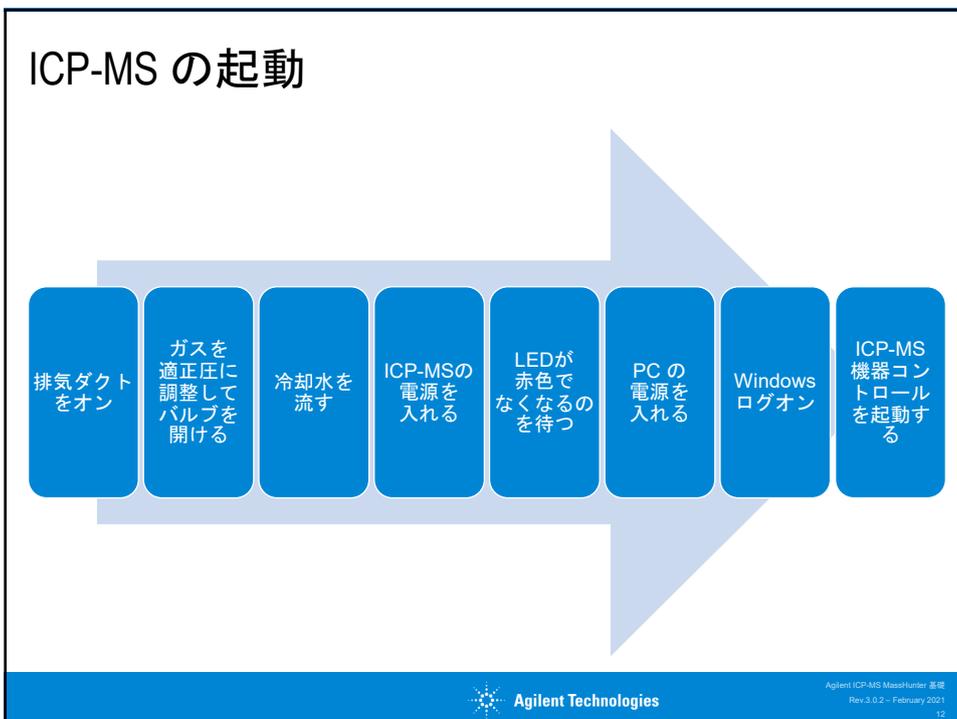

### ICP-MS の起動

- 排気ダクトをオン
- ガスを適正圧に調整してバルブを開ける
- 冷却水を流す
- ICP-MSの電源を入れる
- LEDが赤色でなくなるのを待つ
- PCの電源を入れる
- Windows ログオン
- ICP-MS 機器コントロールを起動する

Agilent Technologies  
Agilent ICP-MS MassHunter 基礎  
Rev.3.0.2 – February 2021  
12