



1.5 バッチの作成

標準取扱説明時間 : 0:10:00

ビデオ概算時間 : 0:06:30

ビデオを再生する

Agilent ICP-MS MassHunter 基礎
Rev.3.0.2 – February 2021
20

バッチ

バッチとは以下の情報が1つのバッチフォルダに保存されている

- 測定メソッド（チューニングを含む）
- データ解析メソッド
- サンプルリスト




Agilent Technologies

Agilent ICP-MS MassHunter 基礎
Rev.3.0.2 – February 2021
21

バッチを作成する方法

- [メソッドウィザード]
- [プリセットメソッド]
- [既存バッチ]
- [空白テンプレート]

メソッドウィザード

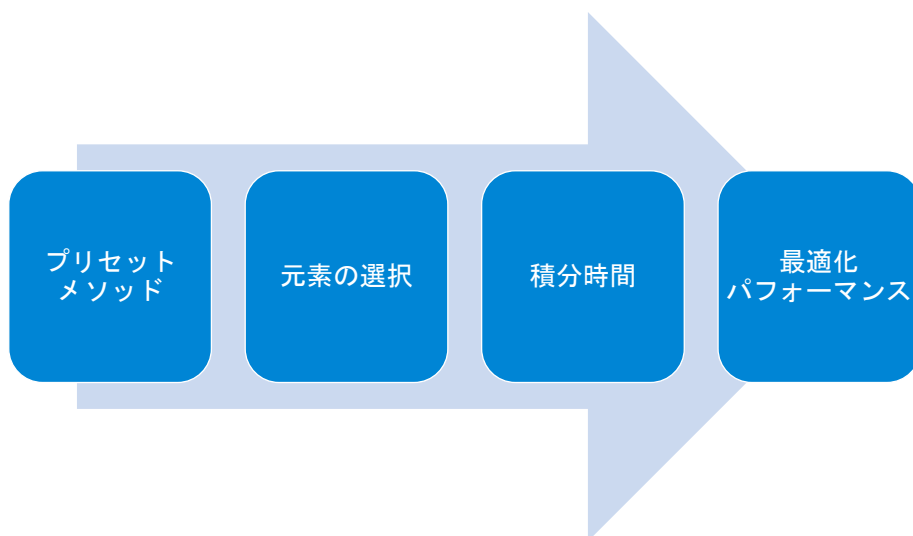

その他

- [ファイル] タブ > [バッチテンプレートとして保存]
- [ホーム] タブ > [バッチ] グループ > [テンプレートから作成]
- バッチテンプレートをピン留めする
(MassHunter 5.1では機能削除)
- ロングファイル名
- ファイル名に使えない記号