



1.10 バッチの分析

標準取扱説明時間 : 0:05:00

ビデオ概算時間 : 0:02:30

[ビデオを再生する](#)

バッチの実行

- [メソッドのバリデーション]
- [バッチの保存]
- [キューに追加]
- ステータスバー

測定キュー

[デモモード] オンライン ICP-MS MassHunter - 7900FQ-10_Jan_2021-10_24_28.b

ファイル ホーム 表示 レポート ツール

ネプライズポンプ速度 オートサンブラ フラズマ コンフィグレーション ウォーミングアップのスキップ グローバルチューンを設定 新規 開く テンプレートから作成 名前を付けて保存 キューに追加 詳細オプション 再開 一時停止 停止

サンプルの取り扱い スタートアップ チューン バッチ 測定キュー

タスクナビゲーター

- ハードウェア
 - ダッシュボード
- スタートアップ
 - スタートアップコンフィグレーション
 - ユーザーチューンコンフィグレーション
- 測定
 - セットアップ
 - チューンモード
 - 元素選択
 - サンプル導入
 - モニタ
 - ワークリストアクション
- シーケンス
 - サンプルリスト
- キュー
 - 測定キュー
- 結果
 - オンラインデータ解析

測定キュー

タスク名 ステータス 開始時間 終了時間 開始行 現在の行 終了行 エラーメッセージ

タスク名	ステータス	開始時間	終了時間	開始行	現在の行	終了行	エラーメッセージ
7900FQ-10_Jan_2021-10_24_28	処理中	2021/01/10 10:24		Unknown Samples: 1	Unknown Samples: 1	Unknown Samples: 17	

サンプルリスト

Unknown Samples

スキップ	サンプルタイプ	サンプル名	コメント
<input type="checkbox"/>	Sample	Blank	
<input type="checkbox"/>	CalBlk	Std 1	
<input type="checkbox"/>	CalStd	Std 2	
<input type="checkbox"/>	CalStd	Std 3	
<input type="checkbox"/>	CalStd	Std 4	
<input type="checkbox"/>	CalStd	Std 5	
<input type="checkbox"/>	Sample	Blank	
<input type="checkbox"/>	Sample	Sample 1	
<input type="checkbox"/>	Sample	Sample 2	
<input type="checkbox"/>	Sample	Sample 3	

リアルタイム表示 - 7900FQ-10_Jan_2021-10_24_28.b

測定

測定ステータスバーの設定

- チューンモード名
- 繰り返し# (現在の繰り返し# / 合計#)
- 経過時間 (現在のサンプル)
- 経過時間 (合計)
- 残り時間
- 完了時間 (予測)

668 sec 2021/01/10 10:23:29 3004, 電源オフがありました。