



1.15 メンテナンスと EMF

標準取扱説明時間 : 0:10:00

ビデオ概算時間 : 0:06:00



[ビデオを再生する](#)

メンテナンス

- [ダッシュボード] ペインの各アイコンをクリック
- メンテナンスメニューからそれぞれのメンテナンスを実行可能



メンテナンス

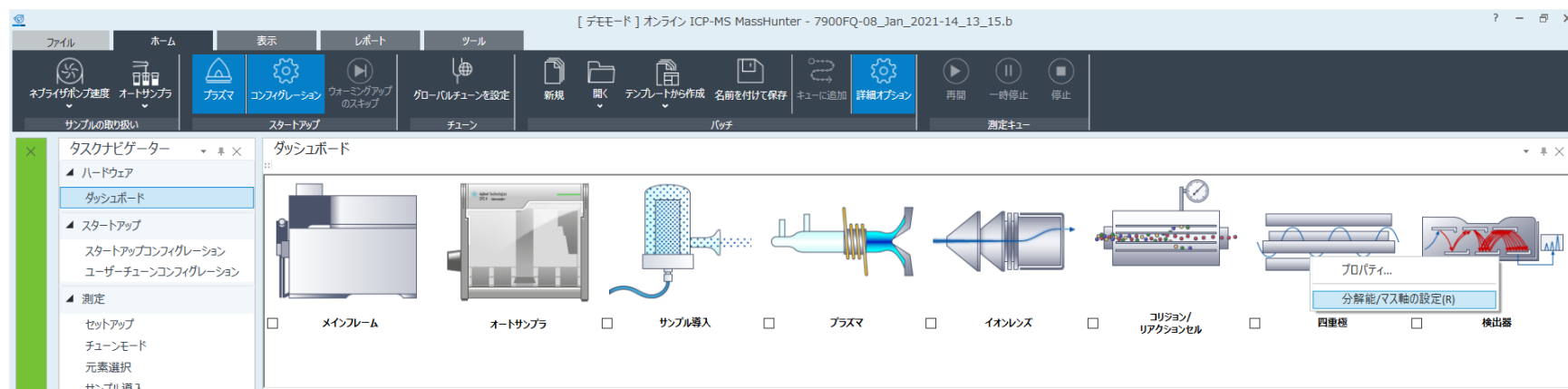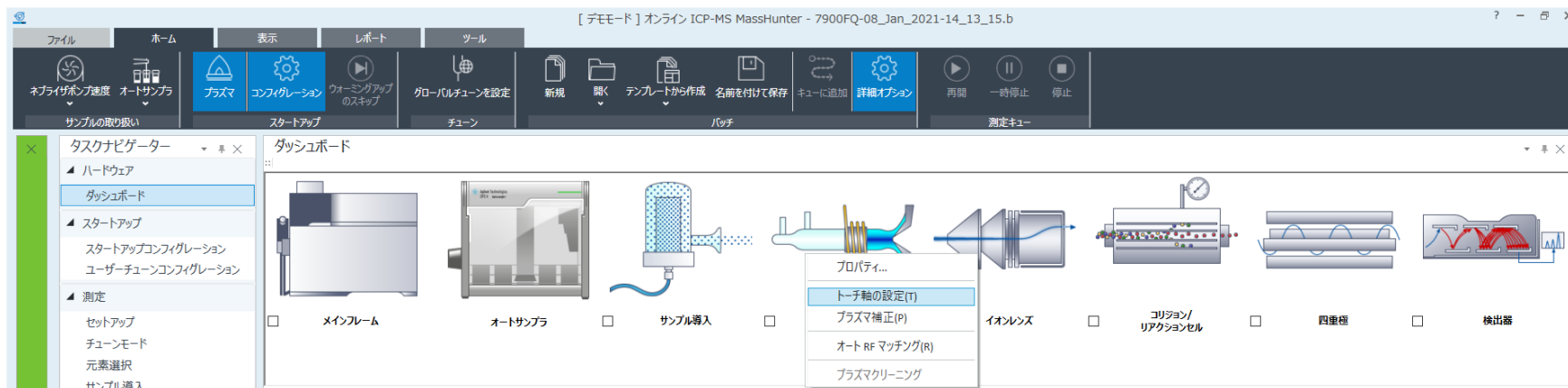

EMF

[デモモード] オンライン ICP-MS MassHunter - 7900FQ-08_Jan_2021-14_13_15.b

ファイル ホーム 表示 レポート ツール

ネプライズポンプ速度 オートサンブラ プラズマ コンフィグレーション スタートアップ ウォーミングアップのスキップ グローバルチューンを設定 チューン 新規 開く テンプレートから作成 名前を付けて保存 キューに追加 詳細オプション 再開 一時停止 停止 測定キュー

サンプルの取り扱い

タスクナビゲーター

- ハードウェア
 - ダッシュボード
- スタートアップ
 - スタートアップコンフィグレーション
 - ユーザーチューンコンフィグレーション
- 測定
 - セットアップ
 - チューンモード
 - 元素選択
 - サンプル導入
 - モニタ
 - ワークリストアクション
- シーケンス
 - サンプルリスト
- キュー
 - 測定キュー
- 結果
 - オンラインデータ解析

待機

ダッシュボード

メインフレーム オートサンブラ サンプル導入 プラズマ イオンレンズ コリジョン/リアクションセル 四重極 検出器

EMF

ユーザーメンテナンス用カウンター

サンプリングコンの洗浄

溶液の測定回数: 24/200 リセット

サンプル置換チューブの変更

溶液の測定回数: 24/200 リセット

スキマーコンの洗浄

溶液の測定回数: 24/200 リセット

フォアラインオイルポンプのチェック

真空オン 日数: 5/60 リセット

フォアラインポンプオイルの交換

真空オン 日数: 6/180 リセット

オイルミストフィルタの交換

真空オン 日数: 6/360 リセット

装置カウンター

稼働 日数 21

プラズマ点灯 日数 21

フォアラインポンプ 日数 21

ターボポンプ 日数 21

溶液の測定回数 24

2021/01/08 15:59:42 3004, 電源オフがありました。

ここに入力して検索

[デモモード] オンライン... オンライン ICP-MS デ...

EMFの設定

[デモモード] オンライン ICP-MS MassHunter - 7900FQ-08_Jan_2021-14_13_15.b

ファイル ホーム 表示 レポート ツール

ネプライズポンプ速度 オートサンブラ プラズマ コンフィグレーション スタートアップ ウォーミングアップのスキップ グローバルチューンを設定 新規 開く テンプレートから作成 名前を付けて保存 キューに追加 詳細オプション 再開 一時停止 停止 測定キュー

サンプルの取り扱い

タスクナビゲーター

- ハードウェア
 - ダッシュボード
- スタートアップ
 - スタートアップコンフィグレーション
 - ユーザーチューンコンフィグレーション
- 測定
 - セットアップ
 - チューンモード
 - 元素選択
 - サンプル導入
 - モニタ
 - ワークリストアクション
- シーケンス
 - サンプルリスト
- キュー
 - 測定キュー
- 結果
 - オンラインデータ解析

ダッシュボード

メインフレーム

EMF

ユーザーメンテナンス用カウンター

サンプリングコンの洗浄

溶液の測定回数: 24/200

フォアラインポンプオイルの交換

真空オン 日数: 6/180

EMFの設定

真空(V) プラズマ(P) 溶液の測定回数(S) 経過時間(T) その他(O) 装置カウンター(U)

単位: 日数

チェック	タイトル	現在の値	限界値	リセット
☒	フォアラインオイルポンプのチェック	5	80	リセット
☒	フォアラインポンプオイルの交換	6	180	リセット
☒	オイルミストフィルタの交換	6	360	リセット
☐	ユーザー定義 1	6	0	リセット
☐	ユーザー定義 2	7	0	リセット

EMFのポップアップ: ☒ プラズマ点火時 ☒ キューの最後

OK(O) キャンセル(C)

装置カウンター

稼働 日数 21

プラズマ点火 日数 21

フォアラインポンプ 日数 21

ターボポンプ 日数 21

溶液の測定回数 24

リセット

2021/01/08 15:59:42 3004, 電源オフがありました。

