



1.16 日常分析の 典型的な ワークフロー

標準取扱説明時間 : 0:10:00

ビデオ概算時間 : 0:05:00

[ビデオを再生する](#)

ICP-MS の起動

排気
ダクトが
オンを
確認する

ガスの
バルブを
開けて
適正圧に
調整する

冷却水を
流す

PC の電源
を入れる

Windows
ログオン

ICP-MS機器
コントロール
を起動する

プラズマ点火

セルガス
ラインを
パージする

必要な試薬
類の準備

ペリポンプ
チューブの
取付と
テンション
の調節

スタート
アップの
準備

オートサン
プラの
プローブを
純水の
バイアルに
移動

プラズマ
点火

バッチの分析

バッチテンプレートからバッチを作成する

オートチューンを実行する

サンプルリストの確認と編集

オンライン内標の信号確認

バッチを追加して分析を開始する

解析結果を確認する

プラズマ消火とスタンバイ

プラズマを
消火して
スタンバイ
になること
を確認する

ペリポンプ
チューブを
外す

ガスの
バルブを
閉じる

冷却水を
止める

MassHunter
を終了する

PCの電源を
オフにする

