



1.1 MassHunterの概要

標準取扱説明時間 : 0:10:00

ビデオ概算時間 : 0:08:00

[ビデオを再生する](#)

Agilent 7900 の標準構成とオプション

オプション 101 UHMI	オプション 102 詳細測定	機能	典型的アプリケーション
X		Ultra HMI (UHMI)	環境
X		自動メソッド設定	全般
	X	TRA データ測定、高速TRA	スペシエーション
	X	タイムチャートデータ測定	各種研究
	X	ハーフマス、狭ピーク測定	各種研究
	X	同位体比, 同位体希釈分析	各種研究
	X	プラズマ点火時の有機溶媒モード	有機溶媒分析
	X	オプションガスライン(20% O2/Ar)のサポート	有機溶媒分析
	X	レーザーアブレーションのサンプル導入をサポート	レーザーアブレーション
	X	第3セルガスラインのサポート	各種研究



Agilent 7800 の標準構成とオプション

機能	典型的アプリケーション
TRA データ測定	スペシエーション
タイムチャートデータ測定	各種研究
ハーフマス、狭ピーク測定	各種研究
同位体比, 同位体希釈分析	各種研究
プラズマ点火時の有機溶媒モード	有機溶媒分析
オプションガスライン(20% O ₂ /Ar)のサポート	有機溶媒分析
レーザーアブレーションのサンプル導入をサポート	レーザーアブレーション
第3セルガスラインのサポート	各種研究



MassHunterを開始する

[ICP-MS 機器コントロール]


- [ICP-MS MassHunter Workstation] > [ICP-MS 機器コントロール]

[オフライン データ解析]


- [ICP-MS MassHunter Workstation] > [オフライン データ解析]

またはデスクトップ アイコンから

ようこそ画面の操作

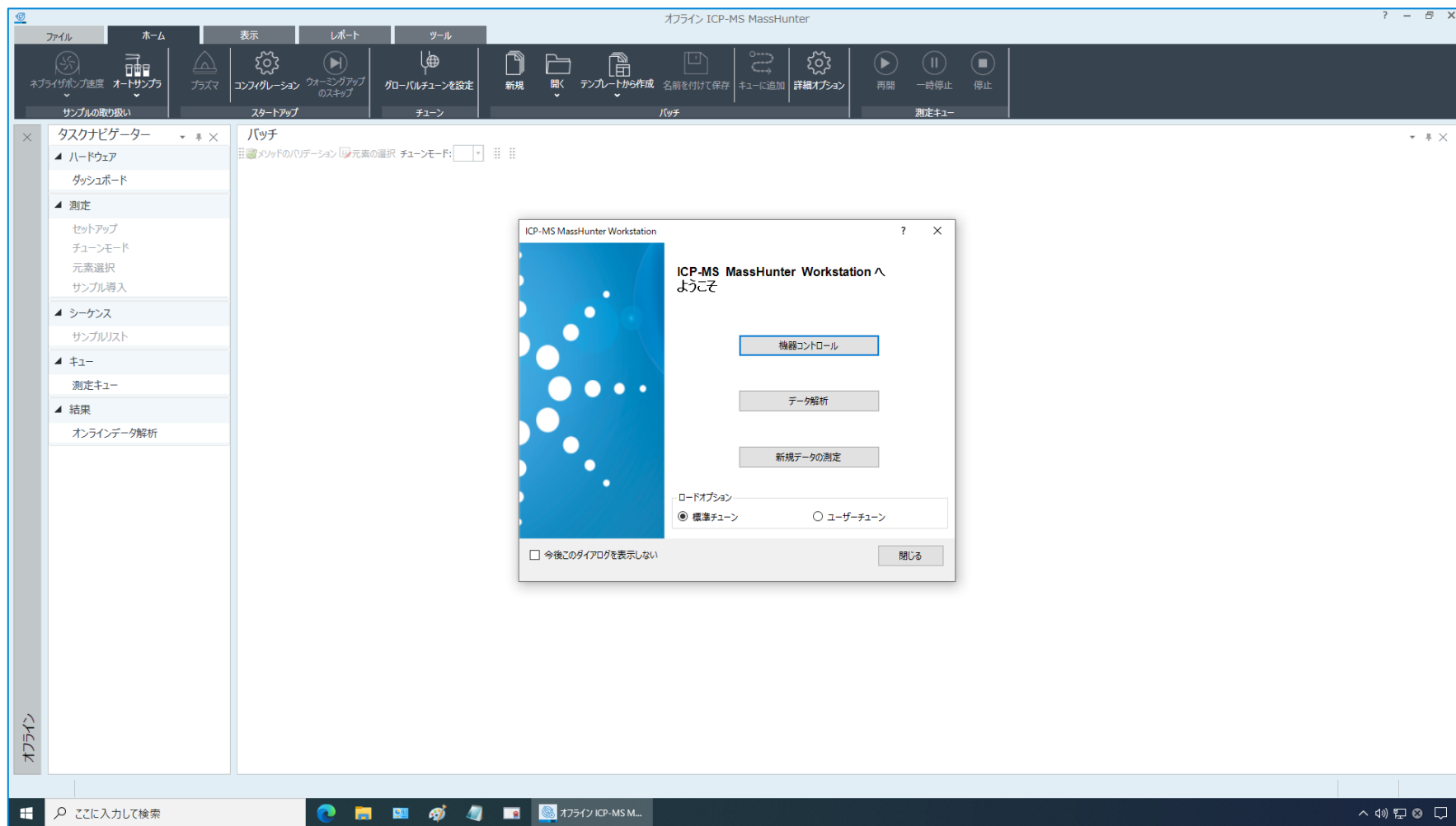

リボンとタスクナビゲーター

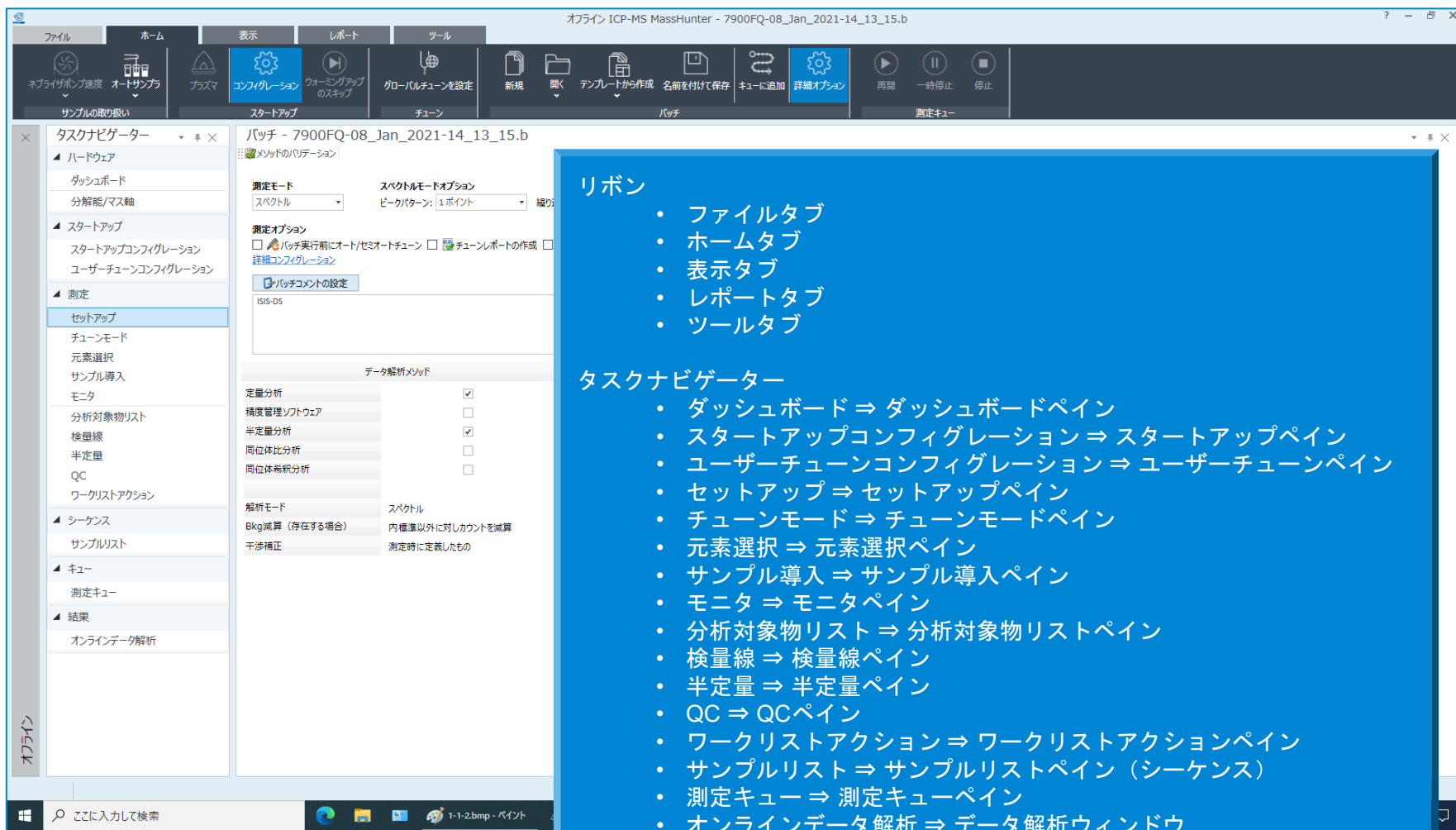

The screenshot displays the Agilent ICP-MS MassHunter software interface. The top ribbon contains tabs for File, Home, View, Report, and Tools. The task navigator on the left lists various functions under categories like Hardware, Start-up, Measurement, and Results. The main window shows the 'Batch' configuration for a specific sample.

リボン

- ファイルタブ
- ホームタブ
- 表示タブ
- レポートタブ
- ツールタブ

タスクナビゲーター

- ダッシュボード ⇒ ダッシュボードペイン
- スタートアップコンフィグレーション ⇒ スタートアップペイン
- ユーザーチューンコンフィグレーション ⇒ ユーザーチューンペイン
- セットアップ ⇒ セットアップペイン
- チューンモード ⇒ チューンモードペイン
- 元素選択 ⇒ 元素選択ペイン
- サンプル導入 ⇒ サンプル導入ペイン
- モニタ ⇒ モニタペイン
- 分析対象物リスト ⇒ 分析対象物リストペイン
- 検量線 ⇒ 検量線ペイン
- 半定量 ⇒ 半定量ペイン
- QC ⇒ QCペイン
- ワークリストアクション ⇒ ワークリストアクションペイン
- サンプルリスト ⇒ サンプルリストペイン (シーケンス)
- 測定キュー ⇒ 測定キューペイン
- オンラインデータ解析 ⇒ データ解析ウィンドウ

オートサンプリングの使用

