



1.7 バッチの設定 (2/3) – データ解析 メソッド

標準取扱説明時間 : 0:10:00

ビデオ概算時間 : 0:06:30

[ビデオを再生する](#)

セットアップ

- [データ解析メソッド]
 - [定量分析]
 - [半定量分析]
 - [解析モード]



分析対象物リスト

- [削除]
- [測定メソッドからリストを読み込む]
- [内標準] 元素を設定

検量線(1/3)

- [検量線]
- [原点]
- [内標準]
- [単位]
- [レベル]

検量線(2/3)

- [濃度定数倍]
- [レベルの追加]
- [詳細情報]（MassHunter 5.1ではタスクナビゲーターから操作）
 - [定量アウトライア]
 - [ワークリストアクション]



検量線(3/3)

[デモモード] オンライン ICP-MS MassHunter - 7900FQ-08_Jan_2021-14_13_15.b

ファイル ホーム 表示 レポート ツール

ネプライズポンプ速度 オートサンブラ プラズマ コンフィグレーション ウォーミングアップのスキップ グローバルチューンを設定 新規 開く テンプレートから作成 名前を付けて保存 キューに追加 詳細オプション 再開 一時停止 停止 測定キュー

タスクナビゲーター

- ハードウェア
 - ダッシュボード
- スタートアップ
 - スタートアップコンフィグレーション
 - ユーザーチューンコンフィグレーション
- 測定
 - セットアップ
 - チューンモード
 - 元素選択
 - サンプル導入
 - モニタ
 - 分析対象物リスト
 - 検量線**
 - 半定量
 - QC
 - ワークリストアクション
- シーケンス
 - サンプルリスト
- キュー
 - 測定キュー
- 結果
 - オンラインデータ解析

バッチ - 7900FQ-08_Jan_2021-14_13_15.b

マソッドのバージョン: データ解析メソッドタスク:

基本検量線パラメータ

検量線タイトル 検量線メソッド 内標準濃度の編集 重み付け 仮想内標準補正

外部検量線法 ☐ ☐ ☐

分析対象物				レベル					QC					ブランク			スパイク添加量					
チューンモード	質量数	名前	検量線	原点	内標準	最小濃度	単位	アウトライア	レベル 1	レベル 2	レベル 3	レベル 4	レベル 5	QC1	QC2	QC3	QC4	QC5	Blk verify	スパイク1	スパイク2	スパイク3
1: No Gas	9	Be	一次式	ブランク強制通過	6	<なし>	ppb	☒	0	1	10	50	100									
2: He	23	Na	一次式	ブランク強制通過	45	<なし>	ppb	☒	0	100	1000	5000	10000									
2: He	24	Mg	一次式	ブランク強制通過	濃度定数倍				0	100	1000	5000	10000									
2: He	27	Al	一次式	ブランク強制通過					0	1	10	50	100									
2: He	39	K	一次式	ブランク強制通過					0	100	1000	5000	10000									
2: He	44	Ca	一次式	ブランク強制通過					0	100	1000	5000	10000									
2: He	51	V	一次式	ブランク強制通過					0	1	10	50	100									
2: He	52	Cr	一次式	ブランク強制通過					0	1	10	50	100									
2: He	55	Mn	一次式	ブランク強制通過					0	1	10	50	100									
2: He	56	Fe	一次式	ブランク強制通過					0	100	1000	5000	10000									
2: He	59	Co	一次式	ブランク強制通過	115	<なし>	ppb	☒	0	1	10	50	100									
2: He	60	Ni	一次式	ブランク強制通過	115	<なし>	ppb	☒	0	1	10	50	100									
2: He	63	Cu	一次式	ブランク強制通過	115	<なし>	ppb	☒	0	1	10	50	100									
2: He	66	Zn	一次式	ブランク強制通過	115	<なし>	ppb	☒	0	1	10	50	100									
2: He	75	As	一次式	ブランク強制通過	72	<なし>	ppb	☒	0	1	10	50	100									

レベル

レベル 1 レベル 2 レベル 3 レベル 4 レベル 5

OK キャンセル

内標準				
チューンモード	質量数	名前	単位	アウトライア
1: No Gas	6	Li		☒
1: No Gas	7	Li		☒
1: No Gas	45	Sc		☒
2: He	45	Sc		☒
2: He	72	Ge		☒
2: He	103	Rh		☒
2: He	115	In		☒

分析

ここに入力して検索

[デモモード] オンライン...

2021/01/08 15:59:42 3004, 電源オフがありました。

