



1.8 バッチの設定 (3/3) – サンプルリスト

標準取扱説明時間 : 0:05:00

ビデオ概算時間 : 0:03:30

[ビデオを再生する](#)

サンプルリスト

- [サンプルタイプ] (必須入力)
 - [サンプル名] (必須入力)
 - [バイアル番号]
 - [レベル]
-
- [ブロックリストの使用]
-
- [メソッドのバリデーション]

サンプルリスト

The screenshot displays the MassHunter software interface. The top menu bar includes options like 'ファイル' (File), 'ホーム' (Home), '表示' (View), 'レポート' (Report), and 'ツール' (Tools). Below this is a toolbar with icons for various functions such as 'ネプティューン速度' (Neptune speed), 'オートサンプリング' (Auto sampling), 'プラズマ' (Plasma), 'コンフィグレーション' (Configuration), 'ウォーミングアップのスキップ' (Skip warming up), 'グローバルチューンを設定' (Set global tune), '新規' (New), '開く' (Open), 'テンプレートから作成' (Create from template), '名前を付けて保存' (Save with name), 'キューに追加' (Add to queue), '詳細オプション' (Detailed options), '再開' (Resume), '一時停止' (Pause), and '停止' (Stop).

The main window shows a 'タスクナビゲーター' (Task Navigator) on the left with a tree view containing 'ハードウェア' (Hardware), 'スタートアップ' (Startup), '測定' (Measurement), 'セットアップ' (Setup), 'チューンモード' (Tune mode), '元素選択' (Element selection), 'サンプル導入' (Sample introduction), 'モニタ' (Monitor), '分析対象物リスト' (Analyte list), '検量線' (Calibration curve), '半定量' (Semi-quantification), 'QC' (Quality Control), 'ワークリストアクション' (Worklist action), 'シーケンス' (Sequence), 'サンプルリスト' (Sample list), 'キュー' (Queue), '測定キュー' (Measurement queue), '結果' (Results), and 'オンラインデータ解析' (Online data analysis).

The central area displays a 'Batch - 7900FQ-08_Jan_2021-14_13_15.b' window. It shows a table of samples with columns: 'スキップ' (Skip), 'サンプルタイプ' (Sample type), 'サンプル名' (Sample name), 'コメント' (Comment), 'バイアル番号' (Vial number), 'ファイル名' (File name), '繰り返し' (Repeat), 'レベル' (Level), and '総合希釈倍率' (Overall dilution factor). The table lists 28 samples, including blanks, calibration standards (CalBlik, CalStd), and samples (Sample 1-5). A blue callout box with white text is overlaid on the table, stating: 'サンプルの測定順' (Sample measurement order) and '上から順に測定される' (Measured in order from top to bottom).

The bottom status bar shows the date and time: '2021/01/08 15:59:42 3004' and a message: '電源オフがありました。' (Power off).