



1.11 在队列中编辑批 处理

标准操作说明时间: 0:05:00
视频估算时间: 0:04:00

[播放视频](#)

Agilent ICP-MS MassHunter 基础
修订版 3.0.2 - 2021年2月
50

队列

- 功能区 > [开始] 选项卡 > [批处理] 组 > [添加至队列中]
- [退出预热]
- [最后关闭等离子体]
- [结束时的样品瓶号]



Agilent Technologies

Agilent ICP-MS MassHunter 基础
修订版 3.0.2 - 2021年2月
51

Agilent Technologies

采集过程中添加或删除样品的方法

- 在采集队列的 [样品列表] 窗格中选择第一个空白行
- 点击 [开始编辑模式]
- 添加或删除样品
- 点击 [结束编辑模式]

其他

- 再次采集最近一次采集过的批处理的方法
- 编辑所采集的批处理后再次进行采集的方法