



1. 15 维护和 EMF

标准操作说明时间: 0:10:00



视频估算时间: 0:06:00

[播放视频](#)

维护

- 点击 [面板] 窗格的各图标
- 可从维护菜单执行各种维护

维护

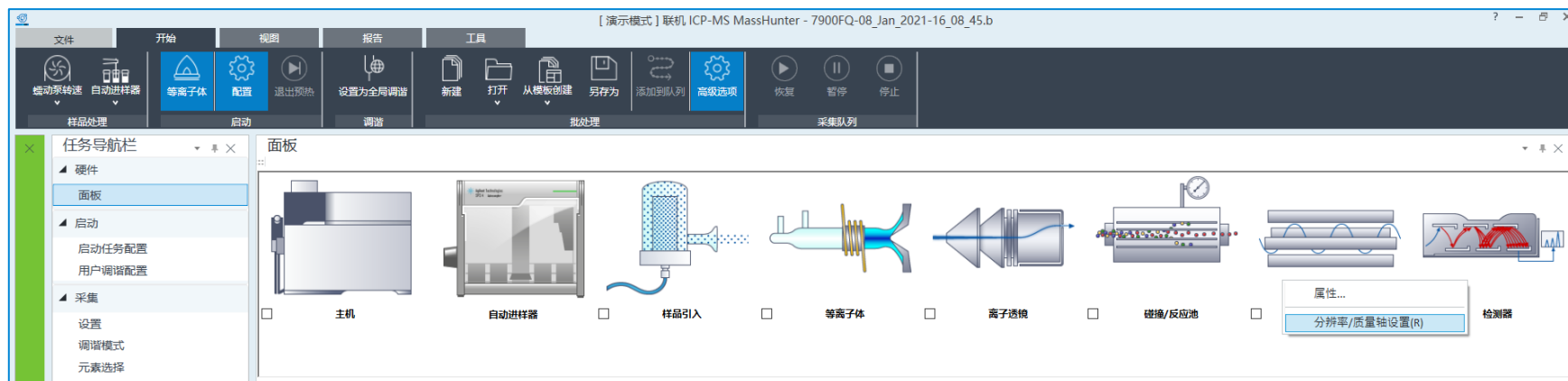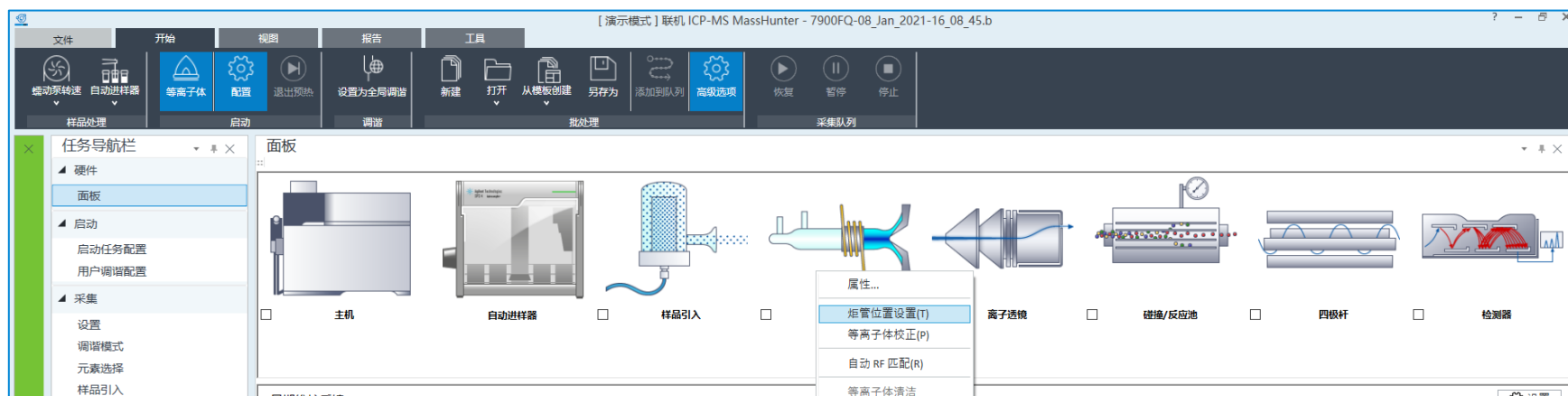

早期维护反馈

早期维护反馈

任务导航栏

- 硬件
- 面板
- 启动
 - 启动任务配置
 - 用户调谐配置
- 采集
 - 设置
 - 调谐模式
 - 元素选择
 - 样品引入
 - 监测
 - 数据处理列表
- 序列
 - 样品列表
- 队列
 - 采集队列
- 结果
 - 联机数据分析

早期维护反馈

用户维护计数器

检查前级真空泵油	更换前级真空泵油	更换油雾过滤器	更换进样管
真空打开天: 5/30	真空打开天: 6/180	真空打开天: 6/360	测量的溶液: 6/200
重置	重置	重置	重置

仪器计数器

电源打开天	21
等离子体点火天	21
前级真空泵天	21
涡轮泵天	21
测量的溶液	6

2021/1/8 16:05:08 3004, 检测到电源重启。

设置早期维护反馈

[演示模式] 联机 ICP-MS MassHunter - 7900FQ-08_Jan_2021-16_08_45.b

文件 开始 视图 报告 工具

蠕动泵转速 自动进样器 等离子体 配置 退出实验 设置为全局调谐 新建 打开 从模板创建 另存为 添加到队列 高级选项 恢复 暂停 停止

样品处理 启动 调谐 数据处理 采集队列

任务导航栏

- 硬件
- 面板
- 启动
 - 启动任务配置
 - 用户调谐配置
- 采集
 - 设置
 - 调谐模式
 - 元素选择
 - 样品引入
 - 监测
 - 数据处理列表
- 序列
 - 样品列表
- 队列
 - 采集队列
- 结果
 - 联机数据分析

早期维护

用户

检查

真空

清洁

测量

分析

在这里输入你要搜索的内容

设置早期维护反馈

真空(V) 等离子体(P) 测量的溶液(S) 已用时间(T) 其他(O) 仪器计数器(I)

单位: 天

检查	标题	当前值	限值	重置
☒	检查前级真空泵油	5	30	重置
☒	更换前级真空泵油	6	180	重置
☒	更换油雾过滤器	6	360	重置
☐	用户定义 1	7	0	重置
☐	用户定义 2	7	0	重置

弹出 EMF: ☒ 等离子体点火 ☒ 队列结束

确定(O) 取消(C)

2021/1/8 16:05:08 3004, 检测到电源重启。

