



1. 16 日常分析的典型性 工作流程

标准操作说明时间： 0:10:00

视频估算时间： 0:05:00

[播放视频](#)

启动 ICP-MS

确认排
气管已
处于打
开状态

打开气
体阀门,
调整为
适当的
压力

流入冷
却水

打开 PC
的电源

登录
Windows

启动
ICP-MS
仪器控制



等离子体点火

吹扫碰撞/
反应池气
体管线

准备所需
的试剂

安装蠕动
泵管并调
节张力


准备启动

将自动进样
器的探头移
动到纯水样
品瓶中

等离子体
点火



分析批处理

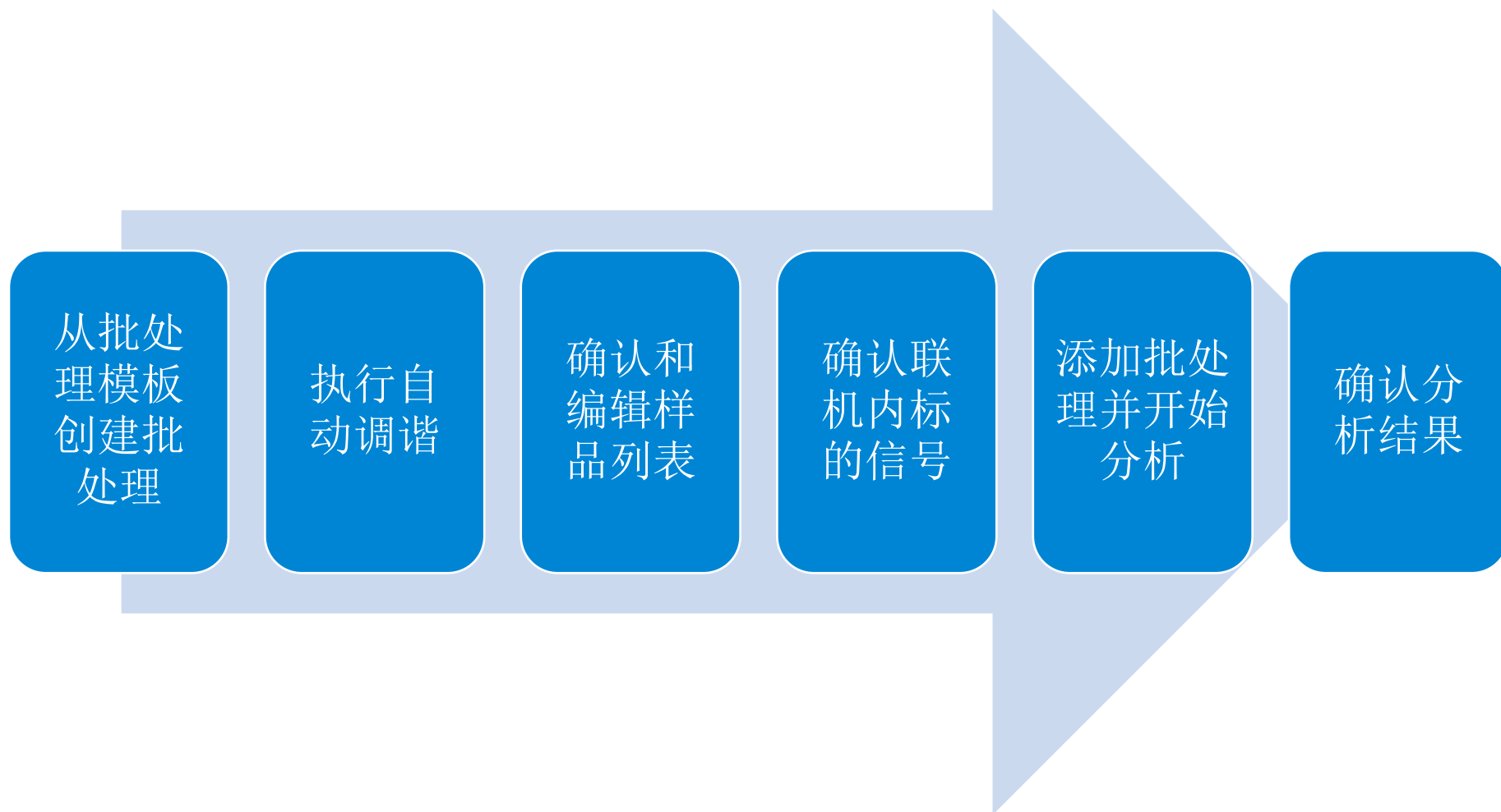

等离子体熄火和待机

确认等离子
体熄火并进
入待机状态

拆下蠕动
泵管

关闭气体
阀门

关闭冷却水

退出
MassHunter

关闭 PC 的
电源

