



1.5 创建批处理

标准操作说明时间: 0:10:00

视频估算时间: 0:06:30

[播放视频](#)

批处理


批处理是指将以下信息保存在 1 个批处理文件夹中

- 采集方法（包括调谐）
- 数据分析方法
- 样品列表

批处理创建方法

- [方法向导]
- [预设方法]
- [现有批处理]
- [空白模板]

方法向导

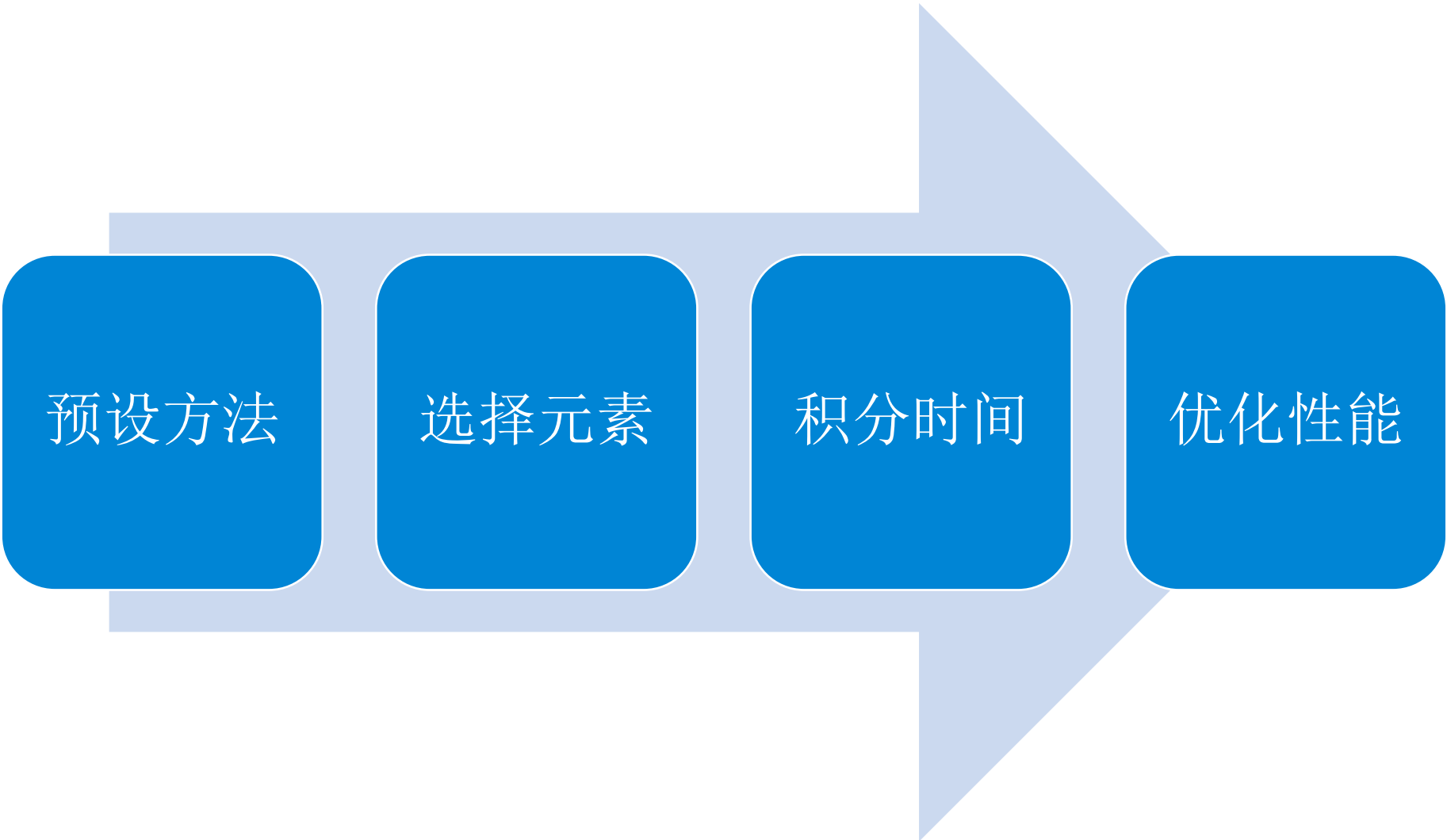

预设方法

选择元素

积分时间

优化性能



其他

- [文件] 选项卡 > [将批处理模板另存为]
- [开始] 选项卡 > [批处理] 组 > [从模板创建]
- 使用图钉固定批处理模板
(MassHunter 5.1 删除了该功能)
- 长文件名
- 文件名中无法使用的记号