



1.7

设置批处理 (2/3)

- 数据分析方法

标准操作说明时间: 0:10:00

视频估算时间: 0:06:30

[播放视频](#)

设置

- [数据分析方法]
 - [全定量分析]
 - [半定量分析]
 - [分析模式]

待测元素列表

- [删除]
- [从采集方法调用列表]
- 设置 [内标] 元素

校正(1/3)

- [校正曲线]
- [原点]
- [内标]
- [单位]
- [级别]

校正 (2/3)

- [乘后的浓度]
- [添加级别]
- [高级信息] (MassHunter 5.1 是从任务导航栏进行操作)
 - [全定量离群值]
 - [数据处理列表]

校正(3/3)

批处理 - 7900FQ-08 Jan_2021-16_08_45.b

校正标题 校正方法 编辑内标浓度 加权 虚拟内标校正

外标法 ☐ ☐ ☐

待测元素	级别	QC	空白	加标量																		
调谐模式	质量数	名称	曲线拟合	原点	内标	最小浓度	单位	高群值	级别 1	级别 2	级别 3	级别 4	级别 5	QC1	QC2	QC3	QC4	QC5	空白验证	加标1	加标2	加标3
1: No Gas	9	Be	线性	空白补偿	6	<无>	ppb	☒	0	1	10	50	100									
2: He	23	Na	线性	空白补偿	45	<无>	ppb	☒	0	100	1000	5000	10000									
2: He	24	Mg	线性	空白补偿	45	<无>	ppb	☒	0	100	1000	5000	10000									
2: He	27	Al	线性	空白补偿	45	<无>	ppb	☒	0	100	1000	5000	10000									
2: He	39	K	线性	空白补偿	45	<无>	ppb	☒	0	100	1000	5000	10000									
2: He	44	Ca	线性	空白补偿	45	<无>	ppb	☒	0	100	1000	5000	10000									
2: He	51	V	线性	空白补偿	115	<无>	ppb	☒	0	100	1000	5000	10000									
2: He	52	Cr	线性	空白补偿	115	<无>	ppb	☒	0	100	1000	5000	10000									
2: He	55	Mn	线性	空白补偿	115	<无>	ppb	☒	0	100	1000	5000	10000									
2: He	56	Fe	线性	空白补偿	115	<无>	ppb	☒	0	100	1000	5000	10000									
2: He	59	Co	线性	空白补偿	115	<无>	ppb	☒	0	100	1000	5000	10000									
2: He	60	Ni	线性	空白补偿	115	<无>	ppb	☒	0	100	1000	5000	10000									

乘后的浓度

级别

级别 1 级别 2 级别 3 级别 4 级别 5

0 0.01 0.1 0.5 1

确定 取消

内标	调谐模式	质量数	名称	单位	高群值
1	1: No Gas	6	Li		☒
2	1: No Gas	7	Li		☒
3	1: No Gas	45	Sc		☒
4	2: He	45	Sc		☒
5	2: He	72	Ge		☒
6	2: He	103	Rh		☒
7	2: He	115	In		☒
8	2: He	159	Tb		☒
9	2: He	175	Lu		☒
10	2: He	193	Ir		☒
11	2: He	209	Bi		☒

分析

2021/1/8 16:05:08 3004, 检测到电源重启。